

水溶性纳米佐剂

货号: ATB07001

产品简介:

本产品为略粘稠状乳白色佐剂, 粘稠状成分主要作用是吸附抗原, 使抗原在体内缓释; 同时本产品中含有增强体液免疫的试剂, 帮助提高抗原提呈效率, 刺激免疫细胞快速增值。

产品优势:

- 本产品不需要乳化, 只需要将抗原按照等体积比例与佐剂混匀即可使用;
- 通过腹腔免疫注射或皮下多点免疫注射, 短期内可以快速提升效价;
- 对于微量抗原使用本佐剂更有优势;
- 免疫周期短, 按照人用疫苗类似程序免疫即可。


储存条件:

室温存放。

使用方法:

- 将抗原调整成 0.5-1mg/ml 左右的浓度, 与等体积的佐剂混合均匀, 使用时请注意无菌吸取;
- 混合均匀后, 立即免疫动物, 每个部位 30-50 微升;
- 免疫程序可以按照以下步骤进行:

动物种属	每次剂量	免疫程序	免疫部位
大小鼠	50ug	1天,4天,11天,18天	腹腔或皮下
新西兰大白兔	300ug	1天,4天,11天,18天	腹腔或皮下

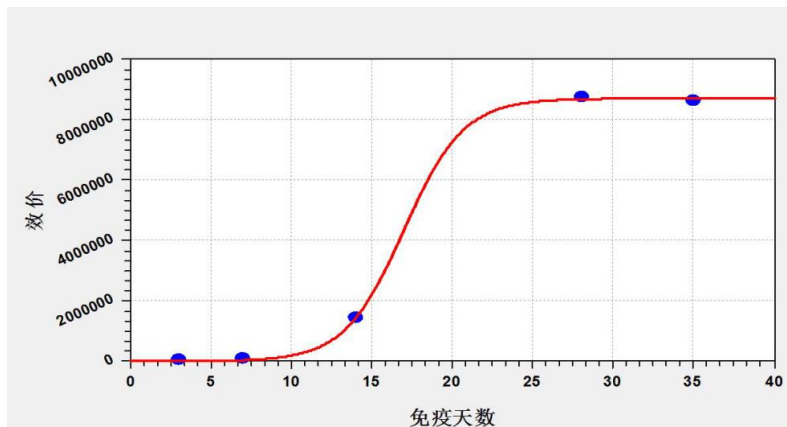

*本试剂仅供实验室研究使用